



Der Go Direct ionenselektive Chlorid Sensor wird verwendet, um die Konzentration von Chloridionen (Cl^-) in wässrigen Proben zu messen. Er wird in Verbindung mit dem Vernier Go Direct ISE-Verstärker (Bestellcode GDX-ISEA) verwendet.

Chloridionen werden in Süßwasserproben durch das Überströmen von Wasser über salzhaltige Mineralien gefunden. Diese Salze können entweder Natriumchlorid umfassen (NaCl) oder Kaliumchlorid (KCl). Die EPA maximale Kontamination für Chloridkonzentration im Trinkwasser beträgt 250 mg / L . Die Chloridionkonzentration in Meerwasser liegt bei ca. 19.400 mg / L - also deutlich unter der Obergrenze der Chlorid-ISE von 35.000 mg / L .

Hinweis: Vernier-Produkte sind für Bildungszwecke konzipiert. Unsere Produkte werden nicht für industrielle, medizinische oder kommerzielle Prozesse entwickelt oder empfohlen, wie z. B. für die Lebenserhaltung, die Diagnose von Patienten, die Kontrolle eines Herstellungsprozesses oder für industrielle Tests jeglicher Art.

Lieferumfang

- Go Direct ionenselektiver Chlorid Sensor (Go Direct ionenselektiver Elektrodenverstärker i.V.m. Go Direct ionenselektiver Chlorid BNC Elektrode)
- 30 mL Flasche High Standard Lösung mit SDS (1000 mg/L Cl^-)
- 30 mL Flasche Low Standard Lösung mit SDS (10 mg/L Cl^-)
- Elektrodenaufbewahrungsflasche (kurzfristig)
- Polierstreifen
- Micro USB Kabel

Kompatible Software

Klicken Sie auf www.vernier.com/manuals/gdx-cl für eine Liste von Software, die mit dem Go Direct Chlorid Sensor kompatibel ist.

Erste Schritte

Unter dem folgenden Link finden Sie plattformspezifische Verbindungsinformationen: www.vernier.com/start/gdx-cl.

Bluetooth Verbindung

1. Installieren Sie Graphical Analysis 4 auf Ihrem Computer, Chromebook™ oder mobilen Endgerät. Unter www.vernier.com/ga4 finden Sie verfügbare Software für das Gerät.
2. Laden Sie den Sensor vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 h auf.
3. Bereiten Sie die Elektrode vor, indem Sie sie in der High-Standard-Lösung für 30 Minuten einweichen.
4. Schalten Sie Ihren Sensor ein, indem Sie den Ein- / Ausschalter einmal drücken. Die Bluetooth® LED wird rot aufleuchten.
5. 4. Starten Sie Graphical Analysis 4.
6. Klicken oder tippen Sie auf “Neuer Versuch” und dann auf “Drahtlose Sensoren”.
7. Klicken oder tippen Sie auf den Go Direct Sensor auf der Liste der erkannten drahtlosen Geräte. Die ID finden Sie in der Nähe des Barcodes auf dem Sensor. Die Bluetooth LED wird grün blinken, wenn der Sensor erfolgreich verbunden wurde.
8. Dies ist ein Mehrkanalsensor. Der aktive Kanal ist in der Liste der verbundene Geräte (Sensorkanalliste) aufgeführt. Um Kanäle zu wechseln, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Sensor-Kanal, den Sie aktivieren möchten.
9. Klicken oder tippen Sie auf Fertig, um den Datenerfassungsmodus zu starten.
10. Für optimale Ergebnisse führen Sie eine Zweipunktkalibrierung mit der Low und High Standard Lösung durch.

USB Verbindung

1. Bereiten Sie die Elektrode vor, indem Sie sie in der High-Standard-Lösung für 30 Minuten einweichen.

2. Installieren Sie Graphical Analysis 4 auf Ihrem Computer oder Chromebook. Unter www.vernier.com/ga4 finden Sie verfügbare Software für das Gerät.
3. Verbinden Sie den Sensor mit dem USB Port.
4. Starten Sie Graphical Analysis.
5. Dies ist ein Multikanalsensor. Um die Standardeinstellungen zu ändern, gehen Sie zu www.vernier.com/start/gdx-nh4.
6. Für optimale Ergebnisse führen Sie eine Zweipunktkalibrierung mit der Low und High Standard Lösung durch.

Ladevorgang

Schließen Sie den Go Direct Chlorid Sensor für zwei Stunden an das mitgelieferte Micro-USB-Kabel und ein beliebiges USB-Gerät an. Das Verbinden der Go Direct Chlorid BNC-Elektrode mit dem Verstärker während des Ladevorgangs ist optional. Sie können bis zu acht Go Direct Elektrodenverstärker auch mit unserer Go Direct Charging Station, separat erhältlich (Bestellcode: GDX-CRG), aufladen. Eine LED an jedem Go Direct Elektrodenverstärker zeigt den Ladestatus an.

Aufladen	Blaue LED leuchtet, während der Sensor an das Ladekabel oder die Ladestation angeschlossen ist.
Voll aufgeladen	Die blaue LED erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Stromversorgung

Sensor anschalten	Drücken Sie die Taste einmal. Die rote LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Energiesparmodus aktivieren	Halten Sie die Taste länger als drei Sekunden gedrückt, um in den

	Energiesparmodus zu wechseln. Die rote LED-Anzeige hört in diesem Modus auf zu leuchten.
--	--

Verbindung des Sensors

Unter folgendem Link finden Sie aktuelle Verbindungsinformationen:
www.vernier.com/start/gdx-cl.

Bluetooth Verbindung

Verbindungsbereitschaft	Rote LED leuchtet, wenn der Sensor aktiv und bereit ist, sich über Bluetooth zu verbinden.
Verbunden	Die grüne LED leuchtet, wenn der Sensor über Bluetooth verbunden ist.

USB Verbindung

Verbunden und aufladend	Blaue und grüne LED leuchtet, wenn der Sensor über USB mit GA4 verbunden ist und das Gerät geladen wird. (Die Grüne LED ist durch die Blaue bedeckt.)
Verbunden, voll aufgeladen	Grüne LED leuchtet, wenn der Sensor über USB mit GA4 verbunden und das Gerät vollständig geladen ist.
Aufladen über USV, verbunden per Bluetooth	Die blaue LED leuchtet und die grüne LED blinkt, aber die grün blinkende LED sieht weiß aus, weil sie vom blauen Licht überlagert wird.

Identifizierung des Sensors


Wenn zwei oder mehr Sensoren angeschlossen sind, können die Sensoren durch tippen oder klicken auf Erkennen in den Sensorinformationen identifiziert werden.

Gebrauchshinweise

1. Entfernen Sie die Vorratsflasche von der Elektrode, indem Sie den Deckel abschrauben und die Flasche und den Deckel entfernen.
2. Spülen Sie den unteren Teil der Sonde gründlich ab, insbesondere um die kugelgeformte Spitze herum mit destilliertem oder entionisiertem Wasser.
3. Tauchen Sie die Spitze der Elektrode für 30 Minuten in die High-Standard-Lösung.
 - Die ISE sollte nicht auf dem Boden des Containers ruhen.
 - Die kleinen weißen Bezugskontakte nahe der Spitze der Elektrode sollten eingetaucht sein.
 - Stellen Sie sicher, dass keine Luftblasen unter der ISE eingeschlossen sind.
4. Schließen Sie den Sensor gemäß den Hinweisen des Handbuchs an.
5. Für optimale Ergebnisse führen Sie eine Zweipunktkalibrierung mit der Low und High Standard Lösung durch.
6. Wenn Sie mit den Messungen fertig sind, spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser ab.
7. Schieben Sie die Kappe auf den Elektrodenkörper und schrauben Sie die Kappe auf den Speicherflasche, so dass die Spitze der Elektrode in die Aufbewahrungslösung eintaucht.

Wichtig: Tauchen Sie den Sensor nicht vollständig ein. Die BNC-Verbindung ist nicht wasserdicht. Lassen Sie die Elektrode nicht länger als 24 h einweichen.

Hinweis: Wenn die ISE während des Einweichvorgangs transportiert werden muss, verwenden Sie die Kurzzeit-ISE-Einweichflasche. Entfernen Sie die Kappe von der Flasche und füllen Sie sie zu 3/4 voll mit High Standard Lösung. Schieben Sie die Verschlusskappe der Flasche auf die ISE, führen Sie sie in die Flasche ein und verschrauben sie. Für langfristige Lagerung, mehr als 24 Stunden, stellen Sie sicher, dass der Sensor in seiner Vorratsflasche mit einem leicht feuchtem Schwamm gelagert wird.

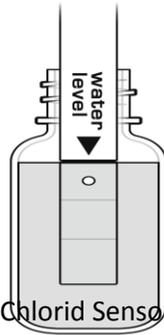

Kanäle

Der Go Direct ionenselektive Chlorid Sensor hat sechs Sensorkanäle. Die Kanalnamen sind:

- Potenzial (mV)
- Chlorid (mg / L)
- Ammonium (mg / L)
- Kalzium (mg / L)
- Nitrat (mg / L)
- Kalium (mg / L)

Hinweis: Der Chloridkanal ist der Standardkanal für diesen Sensor. Alle Kanäle schließen sich gegenseitig aus, außer Potential (d. h. Sie können eine Konzentration und das Potential gleichzeitig anzeigen, aber Sie können nicht zwei Konzentrationskanäle gleichzeitig anzeigen). Um Daten von anderen Konzentrations-Kanälen zu sammeln, müssen Sie auch die entsprechende BNC-Elektrode mit dem Verstärker verbinden.

Kalibrierung

Vor dem Versand wird auf jedem Sensor eine Kalibrierung gespeichert. Wenn die Membran altert, kann diese Werkskalibrierung unzureichend werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, eine Zweipunktkalibrierung durchzuführen.

Hinweis: Wenn Sie beabsichtigen, die Elektrode außerhalb des Standards zu verwenden, die empfohlen werden, müssen Sie Ihre eigenen Standardlösungen vorbereiten und diese zum Einweichen und Kalibrieren verwenden. Die Standards sollten zwei Dekaden auseinander liegen (z. B. 5 mg / l und 500 mg / l).

Weitere Informationen zur Kalibrierung finden Sie unter www.vernier.com/til/4011

Technische Daten

Messbereich	1 bis 35,000 mg/L (oder ppm)
Genauigkeit nach Kalibrierung	±10% des vollen Umfangs (kalibriert 10 bis 1000 mg/L)
Interferierende Ionen	CN ⁻ , Br ⁻ , I ⁻ , OH ⁻ , S ₂ , NH ₃
pH Bereich	2 – 12 (keine pH Kompensierung)
Temperaturbereich	0 bis 80 ° C (keine Temperaturkompensierung)
Elektrodensteigung	-56 ±3 mV/Decaden bei 25°C
Potential	114 mV in 1000 mg/L, 230 mV in 10 mg/L
Elektrodenwiderstand	1 bis 5 MΩ
Minimale Samplegröße	muss 1.1 in (2,8 cm) eingetaucht sein
USB Typ	2.0
Drahtlos Typ	Bluetooth 4.2
Reichweite	30 m
Batterie	300 mA Li-Poly
Batteriedauer (einmalige Ladung)	~24 Std.
Batteriedauer (langfristig)	~500 Ladevorgänge (mehrere Jahre abhängig vom Gebrauch)

Pflege und Wartung

Richtige Pflege und Lagerung sind wichtig für eine optimale Langlebigkeit Ihres Chlorsensors.

- Langzeitlagerung der ISE (länger als 24 Stunden): Befeuchten Sie den Schwamm auf dem Boden der Langzeitflasche mit destilliertem Wasser. Wenn Sie den Sensor nicht mehr benutzen, spülen Sie ihn mit destilliertem Wasser ab und tupfen ihn mit einem trockenen Tuch trocken. Lösen Sie den Deckel der Langzeit-Vorratsflasche und stecken Sie die Elektrode hinein. **Hinweis:** Die Spitze der ISE sollte den Schwamm NICHT berühren. Stellen Sie auch sicher, dass sich die weiße Referenzmarkierung innerhalb der Flasche befindet. Schrauben Sie den Deckel fest. Dies wird die Elektrode feucht halten und vor Austrocknung schützen.
- Stellen Sie das Gerät in den Energiesparmodus, indem Sie die Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten. Die rote LED hört auf zu blinken, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Ruhezustand befindet. Über mehrere Monate wird sich die Batterie entladen, wird aber nicht beschädigt. Laden Sie das Gerät nach einer solchen Lagerung einige Stunden auf und das Gerät ist wieder einsatzbereit.
- Kurzfristige Nasslagerung (weniger als 24 Stunden): Befüllen Sie die Kurzzeit-ISE-Einweich-Flasche zu 3/4 voll mit High Standard Lösung. Lösen Sie die Kappe, führen Sie die Elektrode in die Flasche ein und verschließen Sie sie.

Hinweis: Wenn Sie den Akku Temperaturen über 35 ° C aussetzen, verringert sich die Lebensdauer. Wenn möglich, lagern Sie das Gerät in einem Bereich, der nicht extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

Wartung und Austausch der ISE-Standardkalibrierungslösungen

Genau Standardlösungen sind für die Durchführung guter Kalibrierungen unerlässlich. Die beiden mitgelieferten Standardlösungen können lange halten, wenn Sie darauf achten, sie nicht zu kontaminieren. Irgendwann werden Sie Ihren Vorrat an Standardlösungen auffüllen müssen. Vernier verkauft Ersatzstandards in 500 ml Einheiten. Die Bestellnummern sind:

- CL-LST: Ammonium Low Standard, 10 mg / L

- CL-HST: Ammonium High Standard, 1000 mg / L

Verwenden Sie die Informationen der folgenden Tabelle, um Ihre eigenen Standardlösungen vorzubereiten.

Hinweis: Verwenden Sie Glasgeräte, die für genaue Volumenmessungen ausgelegt sind, z.B. Messkolben oder Messzylinder. Alle Glaswaren müssen sehr sauber sein.

Standardlösung	Konzentration (mg/L oder ppm)	Vorbereitungsmethode mit hochwertigem destilliertem Wasser
Chlorid (Cl ⁻) ISE High Standard	1000 mg/L als Cl	1.648 g NaCl / 1 L Lösung
Chlorid (Cl ⁻) ISE Low Standard	10 mg/L Cl	Verdünnen Sie High Standard Lösung um den Faktor 100 (von 1000 mg/L bis 10 mg/L).*

* Erstellen Sie zwei Verdünnungen wie unten beschrieben durch.

- Kombiniere 100 ml der High Standard Lösung mit 900 ml destilliertem Wasser. Gut mischen!
- Kombiniere 100 ml der im vorhergehenden Schritt hergestellten Lösung mit 900 ml destilliertem Wasser. Gut mischen.

Batterieinformationen

Der Go Direct Chlorid Sensor enthält eine kleine Lithium-Ionen-Batterie im Griff. Das System ist so konzipiert, dass es sehr wenig Strom verbraucht und keine hohen Anforderungen an die Batterie stellt. Obwohl die Batterie eine einjährige Garanzzeit hat, sollte die erwartete Lebensdauer der Batterie mehrere Jahre betragen. Ersatzbatterien sind bei Vernier erhältlich (Bestellnummer: GDX-BAT-300).

Wasserdichte

Der Go Direct Chlorid Sensor ist nicht wasserfest und sollte niemals im Wasser eingetaucht werden. Wenn Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie das Gerät sofort aus (halten Sie die Taste Power-Taste für mehr als drei Sekunden gedrückt). Trennen Sie den Sensor und das Kabel, entfernen Sie die Batterie. Lassen Sie das Gerät gründlich trocknen, bevor Sie es erneut verwenden. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle zu trocknen.

Funktionsweise

Kombinations-Ionenselektive Elektroden bestehen aus einer ionenspezifischen (Abtast-) Halbzelle und einer Referenzhalbzelle. Die ionenspezifische Halbzelle erzeugt ein Potential, das an der Referenzhalbzelle in Abhängigkeit von der Aktivität des Zielions in der gemessenen Probe gemessen wird. Die Ionenaktivität und das Messen des Potentials ändert sich, wenn sich die Zielionenkonzentration der Probe ändert. Die Beziehung zwischen dem mit der ISE gemessenen Potential und der Ionenaktivität und der damit verbundenen Ionenkonzentration in der Probe wird durch die Nernst-Gleichung beschrieben:

FORMEL

E = gemessenes Potential (mV) zwischen der ionenselektiven und der Referenz

Elektrode

E_0 = Standardpotential (mV) zwischen der ionenselektiven und der Referenzelektrode

R = Universalgaskonstante ($R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

T = Temperatur in K (Kelvin), mit $T \text{ (K)} = 273,15 + t \text{ } ^\circ \text{C}$, wobei t die Temperatur der gemessenen Lösung in $^\circ \text{C}$ ist.

F = Faraday-Konstante (96485 C mol^{-1})

n = Wertigkeit des Ions

C = Konzentration des zu messenden Ions

C₀ = Nachweisgrenze

Da R und F konstant sind, werden sie sich nicht ändern. Die elektrische Ladung des

zu messenden Ion (Valenz) ist ebenfalls bekannt. Daher kann diese Gleichung sein

vereinfacht als:

$$E = E_0 - S \cdot \log(C + C_0)$$

wo ist die ideale Steigung der ISE.

Die folgende Tabelle beschreibt das ideale Verhalten:

Ionen Beispiele	n (valence of ion)	S (at 25 °C), mV/decade
Calcium (Ca ²⁺)	+2	+29.58
Potassium (K ⁺), Ammonium (NH ₄ ⁺)	+1	+59.16
Nitrate (NO ₃ ⁻), Chloride (Cl ⁻)	-1	-59.16

Unter der Annahme, das C₀ nahe Null ist, kann die Gleichung wie folgt umgeschrieben werden:

$$C = 10 [(E - E_0) / S]$$

erlaubt die Berechnung der Ionenkonzentration.

Es ist sehr wichtig zu beachten, dass diese Tabelle das ideale Verhalten

widerspiegelt. Ionenselektive Elektroden haben Steigungen, die

typischerweise niedriger als ideal sind. Es ist in der Regel akzeptiert, das eine

ISE-Steigung von 88-101% vom Ideal zulässig ist. Die Steigung (S) ist ein

Indikator für die ISE-Leistung. Wenn sich die Steigung im Laufe der Zeit

signifikant ändert, ist kann es darauf hinweisen, dass die ISE-Sensorspitze

ausgetauscht werden muss.

Potential gegenüber Konzentration

Um die mV-Werte einer wässrigen Probe zu messen, ist die Kalibrierung nicht

erforderlich. Um die mV-Werte in die Konzentration (mg / L oder ppm)

umzurechnen, verwendet die Software eine modifizierte Version der Nernst-

Gleichung:

$$C = 10 [(E - E_0) / S_m]$$

C = Konzentration des zu messenden Ions (mg / L oder ppm)

E = gemessenes Potential der Probe (mV)

E₀ = gemessenes Potential (mV) bei einem C = 1 mg / L NO₃

--N Konzentration

S_m = gemessene Elektrodensteilheit in mV / Dekade

Der Wert von S_m, die gemessene Elektrodensteilheit, wird durch Messen der Potenzial von zwei Standardlösungen und die Lösung der nachstehenden Gleichung:

$$S_m = - [(niedriger Standard - hoher Standard) / \# \text{ von Dekaden}]$$

* Eine Dekade ist als der Faktor der Differenz zwischen den beiden Standardlösungen definiert. Zum Beispiel der Unterschied zwischen einem 1 mg / L Standard und einer 100 mg / L-Standard beträgt 2 Dekaden (ein Faktor von 100 Differenz oder 1×10^2).

Beispielkalkulation, Konvertierung mV zu mg/L

In diesem Beispiel sind die gemessenen Größen in der folgenden Tabelle dargestellt:

Lösung	Gemessenes Potential
1 mg/L Cl- Standard	288 mV
100 mg/L Cl- Standard	230 mV
1000 mg/L Cl- Standard	114 mV
Unbekannte Lösung	188 mV

FORMEL

$$C = 10^{[(188 \text{ mV} - 288 \text{ mV}) / -58 \text{ mV/decade}]} = 53 \text{ mg/L Cl}^-$$

Fehlerbehebung

Probenahme von Frischwasserproben für die Chloridkonzentration

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, kalibrieren Sie den Chlorid ISE mit den 10 mg / L und 1000 mg / L Lösungen.

Messung der Chloridkonzentration von Salzwasser oder Brackwasser

Bei der Messung der Chloridkonzentration in Meerwasser oder Brackwasser kalibrieren Sie den Sensor mit der Standard 1000 mg / L Lösung für den ersten Kalibrierungspunkt (oder 1.806 Teile pro Tausend oder ppt). Für den zweiten Kalibrationspunkt bereiten Sie eine Lösung mit 20.000 mg / L Cl⁻ vor, der man 32.96 g von festem NaCl mit genügend destilliertem Wasser hinzugibt, um 1 l Lösung herzustellen:

Formel

Wenn Sie in ppt kalibrieren, nennen Sie diese Lösung 36,13 PPT.

Salzgehalt von Salzwasser oder Brackwasser bestimmen

Salinität ist die Summe aller in Wasser gelösten Salze, ausgedrückt in mg / L (entspricht Teilen pro Million, ppm) oder in Teilen pro tausend (ppt).

Meerwasser enthält eine ziemlich konstante Menge an Chloridionen.

Ausgehend von Ihrer Messung der Chloridionenkonzentration (im vorherigen Abschnitt) kann der Salzgehalt berechnet werden

mit der folgenden Formel:

$$\text{Salzgehalt (mg / L oder ppm)} = 1,8066 \times [\text{Cl-Konzentration, mg / L}]$$

Mit dieser Formel wird der Salzgehalt des Salzwassers wie folgt berechnet:

$$\text{Salinität (mg / l oder ppm)} = 1,8066 \times (19400 \text{ mg / l}) = 35.000 \text{ mg / l}$$

Der Salzgehalt des Meerwassers in Teilen pro Tausend, oder ppt, wäre:

$$\text{Salzgehalt (ppt)} = 35000/1000 = 35 \text{ ppt}$$

Verwenden der Ionic Strength Adjuster (ISA) -Lösung zur Verbesserung der Genauigkeit

Für optimale Ergebnisse bei niedrigen Konzentrationen von Nitraten ist es eine Standardmethode bei der Messung mit der Nitrat-Ionenselektiven Elektrode (ISE), ISA-Lösungen jeder Ihrer Standardlösungen hinzuzufügen. Das Hinzufügen einer ISA stellt sicher, daß die Gesamtionenaktivität in jeder gemessenen Lösung nahezu gleich ist, unabhängig von der spezifischen

Ionenkonzentration. Das ist besonders wichtig, wenn sehr niedrige Konzentrationen spezifischer Ionen gemessen werden.

Die ISA enthält keine für die Nitrat-ISE selbst üblichen Ionen. **Hinweis:** Die Mengen an ISA zu Proben oder Standardlösungen, die hinzugegeben werden, müssen keine hohe Genauigkeit haben - die Kombination der ISA-Lösung und der Probenlösung, die Tropfen mit einer wegwerfbaren Beral-Pipette zählt, funktioniert tadellos. Die folgenden Anweisungen sind für die Verwendung von ISA-Lösungen mit Vernier-Ionenselektiven Elektroden.

Verwenden Sie eine ISA mit der Nitrat-ISE, indem Sie 2,0 M (NH₄)₂SO₄-ISA-Lösung (26,42 g (NH₄)₂SO₄/100 ml Lösung) zu NO₃-Standardlösung hinzufügen oder zur gemessenen Lösung in einem Verhältnis von 1 Teil ISA (nach Volumen) zu 50 Teilen Lösung insgesamt (z. B. 1 ml ISA zu 50 ml Gesamtlösung oder 2 Tropfen ISA zu 5 ml der Gesamtlösung).

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen finden Sie unter www.vernier.com/til/665

Reparaturinformationen

Wenn Sie die zugehörigen Produktvideos gesehen haben, die Schritte zur Fehlerbehebung befolgt und immer noch Probleme mit Ihrem Go Direct Chlorid Sensor haben, wenden Sie sich an den technischen Support von Vernier unter support@vernier.com oder rufen Sie die Nummer 888-837-6437 an. Support-Spezialisten arbeiten mit Ihnen zusammen, um festzustellen, ob das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden muss. Zu diesem Zeitpunkt wird eine Return Merchandise Authorization (RMA) - Nummer ausgestellt und Anweisungen zur Rücksendung des Geräts zur Reparatur mitgeteilt.

Zubehör/Ersatzteile

Artikel

Order Code

Artikel	Order Code
Flaschen Aufbewahrungslösung 5Stück	BTL
Standard High NO ₃ ISE Lösung	CL-HST


Standard Low NO3 ISE Lösung	CL-LST
Go Direct Nitrat Ionen-Selektive Elektrode BNC	GDX-CL-BNC
Go Direct ISE Verstärker	GDX-ISEA
Micro USB Kabel	CB-USB-MICRO
Go Direct™ 300 mAh Ersatzbatterie	GDX-BAT-300
USB-C auf Micro USB Kabel	CB-USB-C-MICRO

Garantie

Vernier garantiert, dass dieses Produkt für die Dauer von fünf Jahren ab dem Datum der Lieferung an den Kunden frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Diese Garantie deckt keine Schäden am Produkt ab, die durch Missbrauch oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden. Diese Garantie gilt nur für Bildungseinrichtungen.

Entsorgung

Wenn Sie dieses elektronische Produkt entsorgen, behandeln Sie es nicht als Hausmüll. Die Entsorgung unterliegt bestimmten Vorschriften, die sich je nach Land und Region unterscheiden. Dieser Gegenstand sollte einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten übergeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt zu vermeiden. Das Recycling von Materialien wird dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu schonen. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihr örtliches Stadtbüro oder Ihren Entsorgungsdienst. Durchbohren Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keiner übermäßigen Hitze oder Flammen aus. Das hier abgebildete Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht in einem normalen Abfallbehälter entsorgt werden darf.

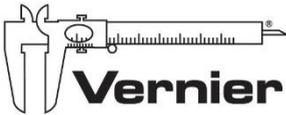

MESSEN. AUSWERTEN. LERNEN.

Alleinvertretung durch



Techni Science.

Techni Science | Brüsselerstraße 1A |

D- 49124 | Georgsmarienhütte |

T 0049 322 11 00 13 18

www.tecniscience.com/de

info@techniscience.com | www.techniscience.com

Rev. 6/15/17 Go Direct, Graphical Analysis und andere abgebildete Marken sind unsere Marken oder eingetragene Marken in den Vereinigten Staaten. iPad ist eine Marke von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken, die nicht unser Eigentum sind, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, die mit uns verbunden sind, oder gesponsert sein können.